

Weil 铁明矾苏木素染色液

产品货号: R23337

产品规格: 2×50ml/2×100ml/2×500ml

产品简介:

髓鞘(Myelin Sheath)是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,即髓鞘由髓鞘细胞和细胞膜组成,是神经膜细胞的质膜沿着轴索的轴心螺旋缠绕形成的多层脂双层结构,髓鞘上有郎飞氏结,可使神经冲动跳跃传递。

Weil 铁明矾苏木素染色液可以显示病理情况下髓鞘是否完整、变性、坏死程度及修复情况,对神经组织的病理诊断和研究均有意义,例如神经纤维受损时,髓鞘可出现膨胀、曲折成球形、断裂或脱鞘完全消失等改变。

包装清单:

产品名称	2×50ml	2×100ml	2×500ml	储存条件
试剂 A: Weil 苏木素 A	50ml	100ml	500ml	室温,避光
试剂 B: Weil 苏木素 B	50ml	100ml	500ml	室温

取 A、B 等量混合即为 Weil 苏木素染色液,不宜提前配制。

操作步骤:

1. 石蜡切片,脱蜡至水洗。
2. 蒸馏水冲洗。
3. 入配制好的 Weil 苏木素染色液,置于温箱或水浴锅染色 20min。
4. 蒸馏水冲洗。
5. 用明矾溶液分化,并镜下控制区分正常髓鞘与灰质或变性区域。
6. 蒸馏水冲洗。
7. Weil 分化液中完成分色(清除背景)。
8. 蒸馏水冲洗。
9. 滴加 Weil 蓝化液处理,充分水洗。
10. 常规脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。

染色结果:

髓鞘	黑色
背景	无色

注意事项:

1. 此试剂盒简便快速,明矾分化这一步很关键,需在镜下观察分化程度。
2. 固定液以 10%的福尔马林为佳。
3. 置于温箱或水浴锅染色时,应注意防止染色液挥发。
4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 室温避光, 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com